

Quick Manual

Chloride-Mercuric Thiocyanate Method

0.1 to 25.0 mg/L Cl^-

Test Preparation

Collect the following items	Quantity
Sample cell (1 inch)	2
B-Chloride® Reagent 1	2
B-Chloride® Reagent 2	2

Procedure

1- وارد نرم افزار اسپکتروفتومتر شوید و متد B-Chloride (Hach Program Number: 70) را انتخاب کنید.

2- آماده سازی نمونه
10 ml نمونه را با پیپت بردارید و به ارلن 25 ml انتقال دهید.

3- آماده سازی شاهد
10ml از نمونه را با پیپت بردارید و به ارلن 25ml انتقال دهید.

4- 0.4ml از B-Chloride® Reagent 1 را با پیپت به هر دو ارلن اضافه کنید و هم بزنید.

5- 0.2ml از B-Chloride® Reagent 2 را با پیپت به هر دو ارلن اضافه کنید و هم بزنید.

6- به مدت 2 دقیقه زمان دهید و به سل مربوطه انتقال دهید.

Quick Manual

Chloride-Mercuric Thiocyanate Method

0.1 to 25.0 mg/L Cl^-

7 - شاهد و نمونه را درون دستگاه قرار دهید و خوانش را انجام دهید.

نتایج بر حسب (ppm) Cl^- می باشند.