

Quick Manual

Color

5 to 500 TCU

1- وارد نرم افزار اسپکتروفتومتر شوید و متد Color (Hach Program Number: 120) را انتخاب کنید.

آماده سازی شاهد:

2- 10 ml اب مقطر را با پیپت بردارید داخل سل ریخته و صفر کنید.

آماده سازی نمونه:

3- در صورت وجود ذرات معلق و کلوییدی در نمونه، ابتدا نمونه را با کاغذ صافی 0.45 میکرون صاف کنید.

4- 10 ml از نمونه را داخل سل ریخته درون دستگاه قرار دهید و خوانش را انجام دهید.